



TERVEELLISEN TYÖYMPÄRISTÖN TAKAAMISEKSI

Lumitester™ Smart

Hygienian seuranta kolmessa helppossa
vaiheessa

Pääsy mistä tahansa
pilvipalvelun avulla



Havainnollista tietoa sovelluksen
avulla

Sisältää **A3** Havaitsemisen
ATP+ADP+AMP

kikkoman

Luotettavampi ja herkempi

A3 löytää minkä muut jäävät löytämättä



TEE HYGIENIAN TARKKAILUSTA TAPA KAIKKILLE

Sovelluksen avulla, kuka vain voi tarkistaa puhtauden helposti



Mittaa

Helppo käyttää, tulokset 10 sekunnissa

STEP 1

Ota näyte

Ota näyte ja aseta pyyhkäisypuikko pääputkiloon



STEP 2

Mittaa

Ravista hyvin ja aseta Lumitesteriin



STEP 3

Analysoi

Mittaustulokset (RLU) saadaan 10 sekunnin kuluessa



Ymmärrä

Sovellus jolla voit seurata useita tietoja jatkuvasti

Tallennetut tiedot voidaan näyttää aikasarjoina rekisteröimällä erikois-sovellukseemme. Tarkastusten hyväksytyt arvot näytetään kuvaajalla automaattisesti ja kehittyminen voidaan visualisoida. Työntekijät voivat olla tietoisempia hygieniasta ja pitää ympäristön erittäin puhtana, mikä auttaa lisäämään luottamusta yritykseen.



Tarkkaile jokaisen tarkastuksen



Visualisoi tarkastuspistemäärät



Yhdistä

Keskitetty monisivustodata ja pilvitietojen hallinta

Tiedot tallennetaan pilveen, ja niihin voi päästä käsiksi mistä päin maailmaa tahansa. Tämä antaa mahdollisuuden ongelmien nopeaan havaitsemiseen ja niihin reagoimiseen.



■ Lumitester™ Smart Tuotekoodi: 61234

Mittausaika	10 sekuntia
Tuotetut tiedot	RLU (Suhteellinen valyöksikko)
Virtalähde	2 ladattavaa alkali- tai nikkelihydridi-akkua (AA)
Tarvikkeet	2 alkaliparistoa (AA), puhdistusharja, USB - kaapeli, remmi, pikaopas

✗ Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin hygieniavalvontaan.

✗ Lucipac A3:a ja Lumitester Smartia ei tule käyttää yleisten elävien bakteerien laskemiseen tai tiettyjen patogeeneiden havaitsemiseen.

LuciPac™ A3 Surface
LuciPac™ A3 Water

Tuotekoodi: 60361
Tuotekoodi: 60365

100 pyyhkäisypuikkoa/paketti
100 pyyhkäisypuikkoa/paketti

Säilytysolosuhteet

25 °C

30 °C

Erääntymisaika

2-8 °C (Älä pakasta)

14 päivää (Avaamattomana)

5 päivää (Avaamattomana)

15 kuukautta valmistamispäivän jälkeen

✗ Käytä LuciPac A3:a vain Lumitester Smart, PD-30 tai PD-20 yhteydessä. Älä käytä sitä muilla malleilla.

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokio 105-0003 JAPAN
PUH: +81-3-5521-5481 FAKSI: +81-3-5521-5498
biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
<http://www.kikkomana3.com/>
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>



Skannaa lisätietoja
A3 hygieniavalvontajärjestelmästä

✗ Tämän pikaoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
© 2018 Kikkoman Corp. (15020181101)

Wm.